

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



DÒNG MÁY TRỘN

Máy trộn nghiêng

XMx

Máy trộn nghiêng 30° giúp trộn đều nhanh các loại bột, dùng bi polyurethane/Teflon, vận hành ổn định.

<https://www.labballmill.com/vi/products/mixed-series/oblique-mixer.html>


Generated at 2026-07-28 14:47:27



Tổng quan sản phẩm

Máy trộn nghiêng 30° giúp trộn đều nhanh các loại bột, dùng bi polyurethane/Teflon, vận hành ổn định.



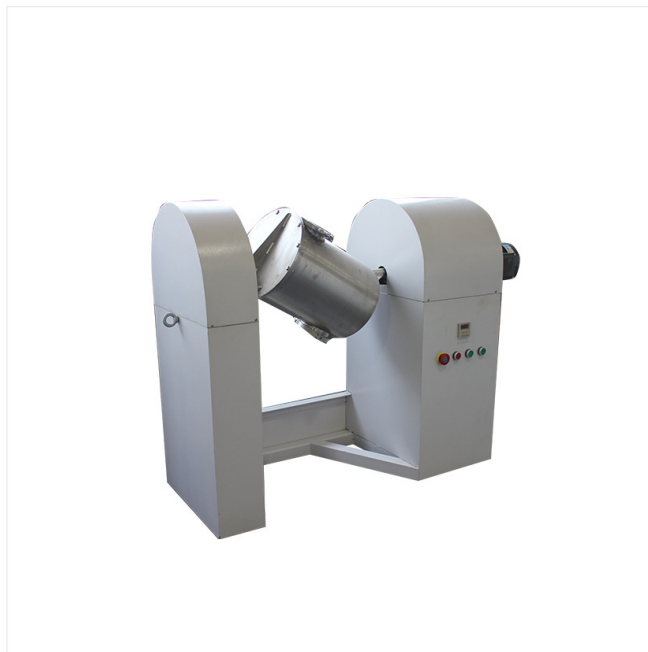

Giới thiệu sản phẩm

Thùng trộn của chiếc máy này nghiêng 30 độ so với phương ngang và chạy êm ái. Nó có thể sử dụng các quả bóng polyurethane hoặc quả bóng vua nhựa làm vật liệu nghiền để trộn nhanh chóng và đồng đều nhiều loại bột khác nhau. Đồng thời trộn, bạn có thể thêm bi vào để xay, hiệu quả xay và trộn sẽ tốt hơn. Máy này phù hợp để trộn nhiều loại vật liệu và được sử dụng rộng rãi trong việc trộn hai hoặc nhiều vật liệu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như điện tử (lithium coban oxit), gốm sứ, hóa chất, y học, hóa chất hàng ngày, hữu cơ và vô cơ. Theo yêu cầu của người sử dụng, thùng trộn có thể được làm bằng thép không gỉ được đánh bóng bên trong và bên ngoài hoặc được lót bằng corundum, polyurethane, v.v.

Mixing Series

Inclined Mixer / Details



Food-Grade Material



Uniform Mixing



Tumbling Motion



Easy Cleaning



Mixing Drum

The mixing drum of this machine is inclined at 30° to the horizontal, ensuring stable operation.

Cost-Effective

Low noise, low energy consumption, long service life, compact size, simple structure, and easy operation and maintenance.





Electronic Materials



Biopharmaceuticals



Research & Chemicals



Ceramics

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật	Khối lượng làm việc (L)	Tổng khối lượng (L)	hệ số sạc	Công suất trộn (kW)	Tốc độ (vòng/phút)
XMx-5	2	5	0.4	0.37	50
XMx-10	2	5	0.4	0.38	50
XMx-20	8	20	0.4	0.75	33
XMx-50	20	50	0.4	1.5	33
XMx-100	40	100	0.4	1.5	23
XMx-200	80	200	0.4	3	19
XMx-300	120	300	0.4	4	14
XMx-500	200	500	0.4	7.5	12

Nguyên lý hoạt động

Máy trộn nghiêng sử dụng cấu trúc trong đó tâm của hình trụ tạo thành một góc với mặt phẳng nằm ngang, khiến vật liệu chuyển động không đều trong quá trình vận hành, nhờ đó đạt được sự trộn đều.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.